




ATP荧光检测仪操作指南


厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
Xiamen Standards Scientific Instrument Co.,Ltd

ATP荧光检测仪

首先将ATP荧光检测拭子
放置于常温下10分钟左
右，直至恢复室温

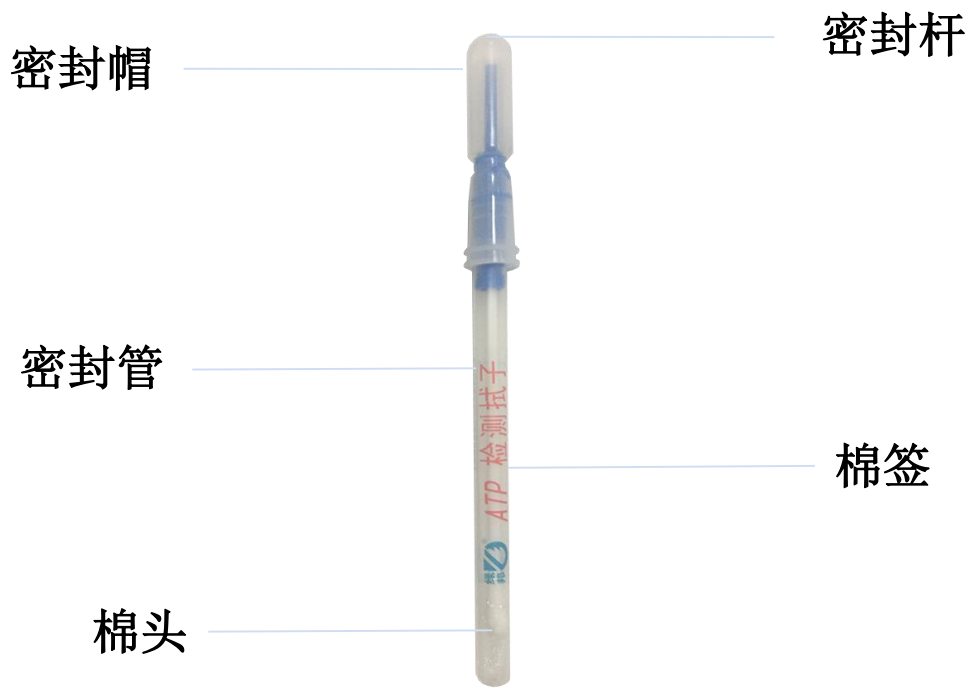


ATP荧光检测仪

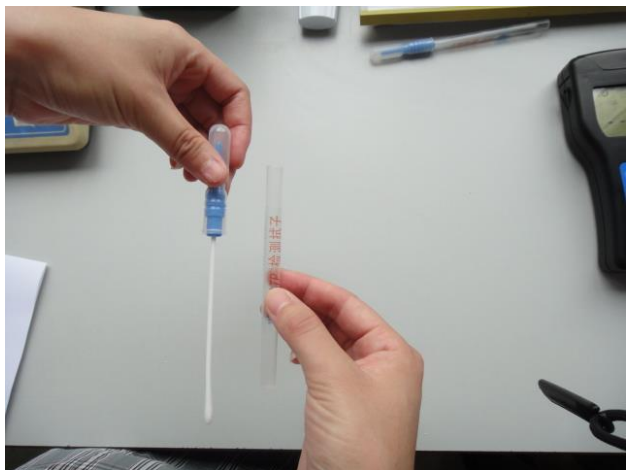


拔出塑料套管，露出采样棉签。

涂抹方式


食指与母指握住采样棒上端，
确保采样棒可以被旋转

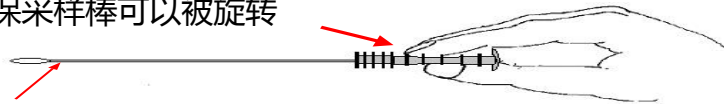

不要接触采样头及其周围

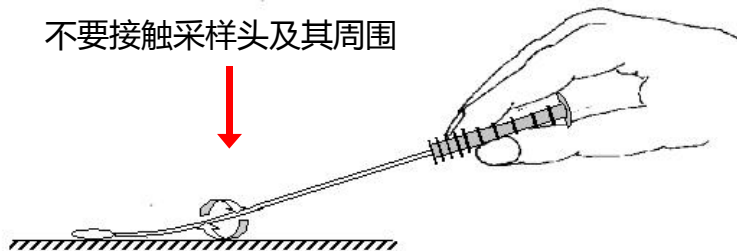

ATP荧光检测仪

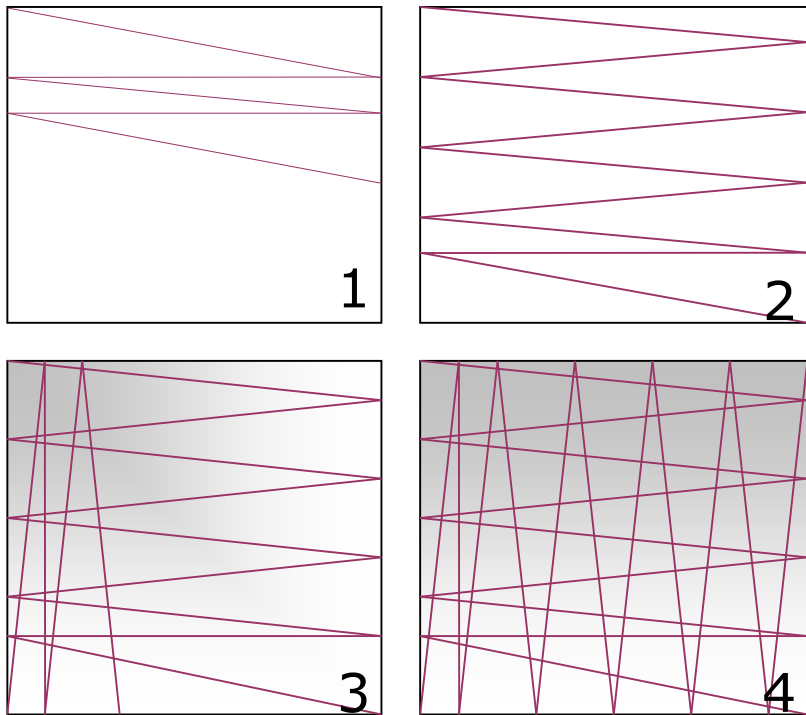

1. 从一边到另一边水平涂抹
2. 持续上述操作直至划过整个区域
3. 由上向下垂直重复上述涂抹
4. 持续上述操作直至涂抹完整个表面

ATP荧光检测仪



取样完成后，重新将采样棉签套回到塑料管中，放置两分钟。之后将拭子顶部套管内的阻流棒折断，液体沿棉签顺流到塑料管中

ATP荧光检测仪



打开仪器上盖，将刚才的拭子插入检测口；盖上上盖后，按“OK”键，15秒后出结果

ATP荧光检测仪



得到监测数据；打开上盖，取出拭子

ATP荧光检测仪

注意事项

- 检测管在 2-8 摄氏度下冷藏，检测前放置10—20分钟，恢复到室温；
- 一旦采样完，在激活采样棒以前，允许最多15分钟以内进行检测
- 在准备进行检测时，再折断阻流棒激活反应。一旦激活后，检测必须在10秒内进行
- 不要使采样棉签触碰到其他物体表面，以免造成污染