



# 超声波提取仪操作指南

厦门斯坦道科学仪器股份有限公司  
Xiamen Standards Scientific Instrument Co.,Ltd


# 超声波提取仪



时间设置    开关    复位

1. 用于样品中待测物质的提取。
2. ☆钢槽先加1/3至1/2的水，接上电源，按“Time”设置超声时间。
3. 放入装有样品的样品杯，按“ON/OFF”开始超声，时间结束，取出样品杯。
4. ☆不能连续超声超过15分钟，水温不能过高。

# 超声操作

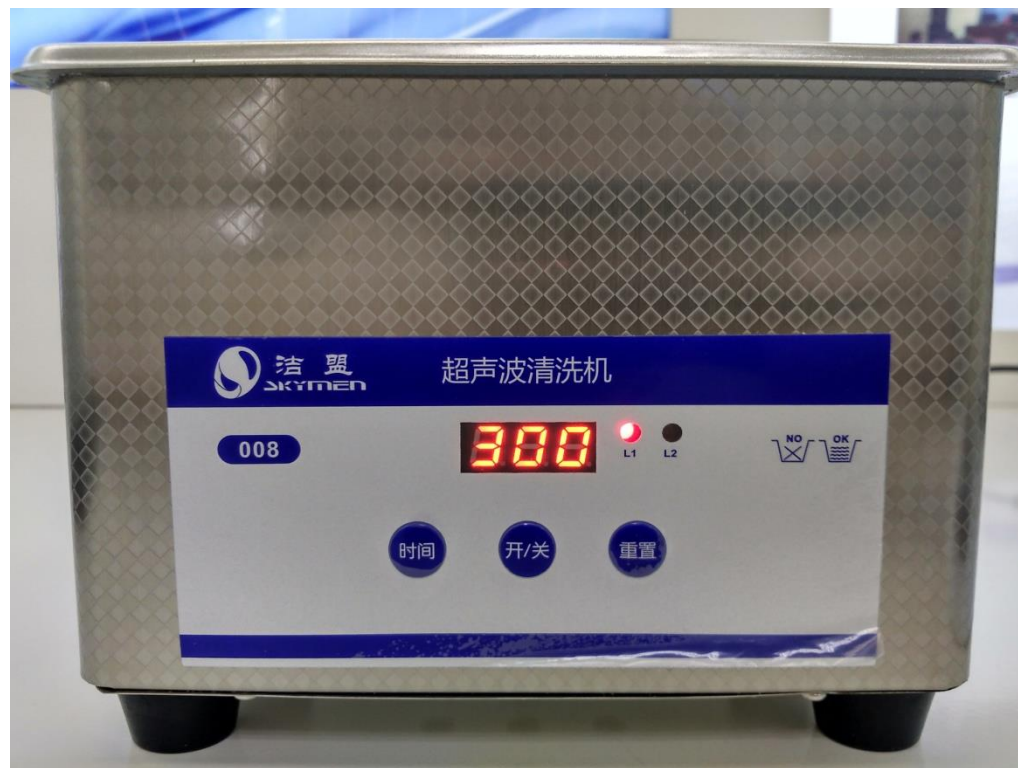

# 天平按键说明



1



开关：开启时数字面板有显示；再按下开始操作

2



时间：300-900，单位为“秒”，图中显示为300秒，即5分钟

3



重置：时间恢复到300秒

# 超声操作



- 超声操作之前需要在水槽中加入少量水作为超声介质
- 介质水位只需要高于烧杯里面的固体高度就可以了